

SOPRANE I

Guide d'installation



SRA INSTRUMENTS
210 rue des Sources
69280 Marcy l'Etoile
FRANCE

T : 04.78.44.29.47
F : 04.78.44.29.62
info@sra-instruments.com
www.sra-instruments.com

SA à Directoire et Conseil de
surveillance au capital de 150.000 €
RCS Lyon B 342 068 731
APE 4669B
SIRET: 342 068 731 00054
Code TVA FR 40342068731



Table des matières

1. VERIFIER LA CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR	3
1.1 Se mettre en mode Administrateur	3
1.2 Enlever les messages d'alerte à l'écran	4
1.3 Enlever les modes de veille	5
1.3.1 Enlever le mode de veille sur votre ordinateur	5
1.3.2 Enlever le mode de veille des ports USB	6
1.3.3 Enlever le mode de veille du disque dur	7
2. INSTALLATION DE SOPRANE	9
2.1 Installation du logiciel	9
2.2 Installation des pilotes	14
3. CONFIGURATION D'ORDINATEUR FONCTIONNANT EN RESEAU	19
3.1 Autorisation administrateur sur le répertoire de Soprane	19
3.2 Autorisation administrateur sur le répertoire ProgramData de l'utilisateur	20
3.3 Autorisation administrateur sur la clé Soprane de la base de registre	21



1. Vérifier la configuration de votre ordinateur

Soprane peut être installé sur Windows XP, Seven, 8 et 10.

Pour réaliser l'installation avec succès, l'ordinateur doit être dans un mode avec des conditions spécifiques.


1.1 Se mettre en mode Administrateur

1. Cliquez sur 'Démarrer' et sélectionnez 'Panneau de configuration'.
2. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez 'Comptes utilisateurs'.

La fenêtre ci-dessous apparaît :



3. Cliquez sur 'Gérer les comptes utilisateurs', la fenêtre suivante apparaît :

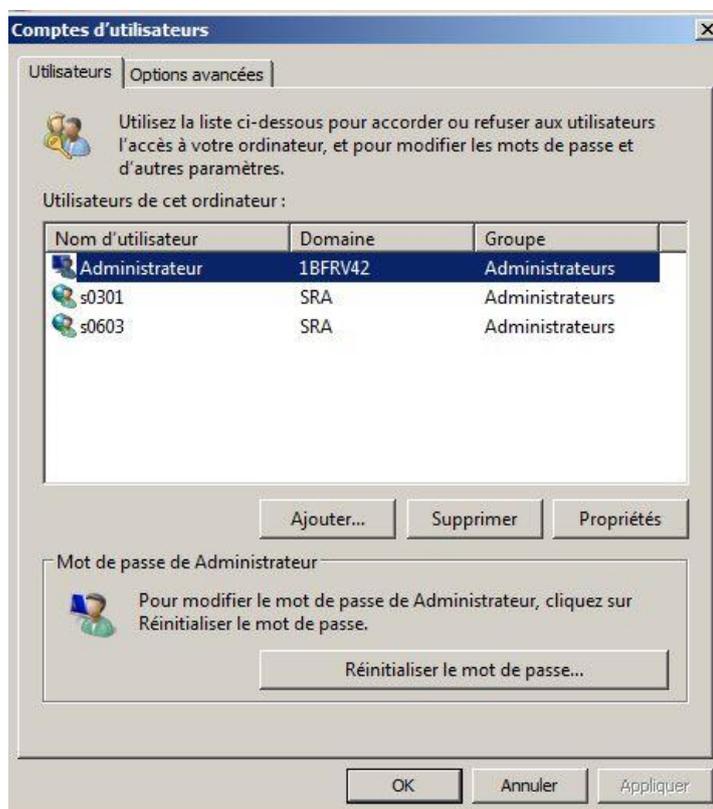

4. Sélectionnez l'utilisateur. L'utilisateur doit être administrateur pour réaliser l'installation. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur 'Propriétés', puis sur 'Appartenance au groupe', sélectionnez 'Administrateur' et cliquez sur 'Appliquer'.

Sur Windows Seven, lorsque vous avez sélectionné 'Comptes utilisateur', cliquez sur 'Modifier le type de compte', puis sélectionnez 'Administrateur' et cliquez sur 'Valider'.

1.2 Enlever les messages d'alerte à l'écran


Pour éviter de recevoir des messages d'alerte sur votre ordinateur, par exemple chaque fois que vous voulez lancer une analyse, il est important de sélectionner 'Ne jamais m'avertir'.

1. Cliquez sur 'Démarrer' et sélectionnez 'Panneau de configuration'.
2. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez 'Comptes utilisateurs'.

La fenêtre ci-dessous apparaît :



3. Cliquez sur 'Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur' ; la fenêtre suivante est affichée :

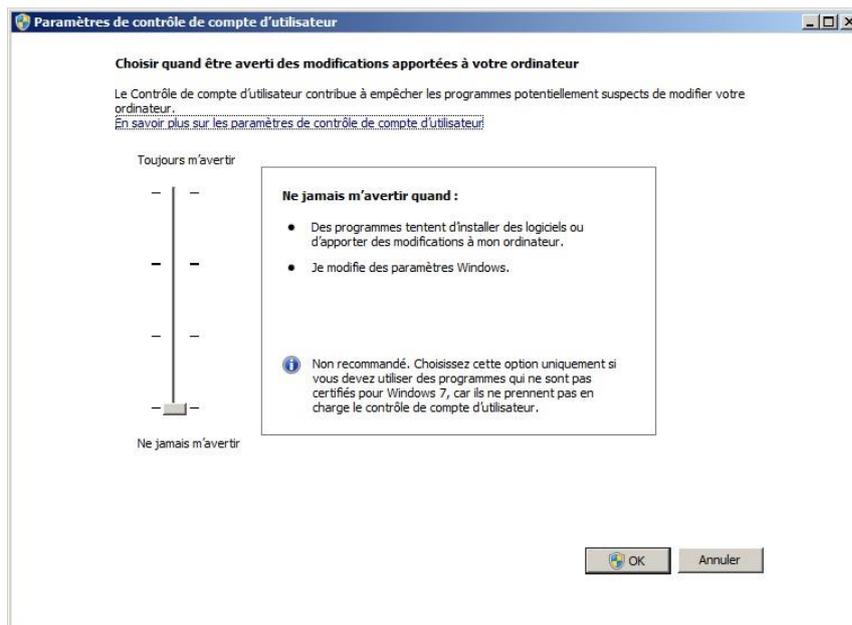

- Placez le curseur en bas 'Ne jamais m'avertir'.


1.3 Enlever les modes de veille

Si les modes de veille de votre ordinateur, des ports USB ou du disque dur sont actifs, il y a un risque que votre analyse soit stoppée si la mise en veille a lieu pendant son déroulement. Afin d'éviter cela, des réglages doivent être appliqués.

1.3.1 Enlever le mode de veille sur votre ordinateur


- Cliquez sur 'Démarrer' et sélectionnez 'Panneau de configuration'.
- Dans la fenêtre affichée, sélectionnez 'Options d'alimentation'.

La fenêtre ci-dessous apparaît :

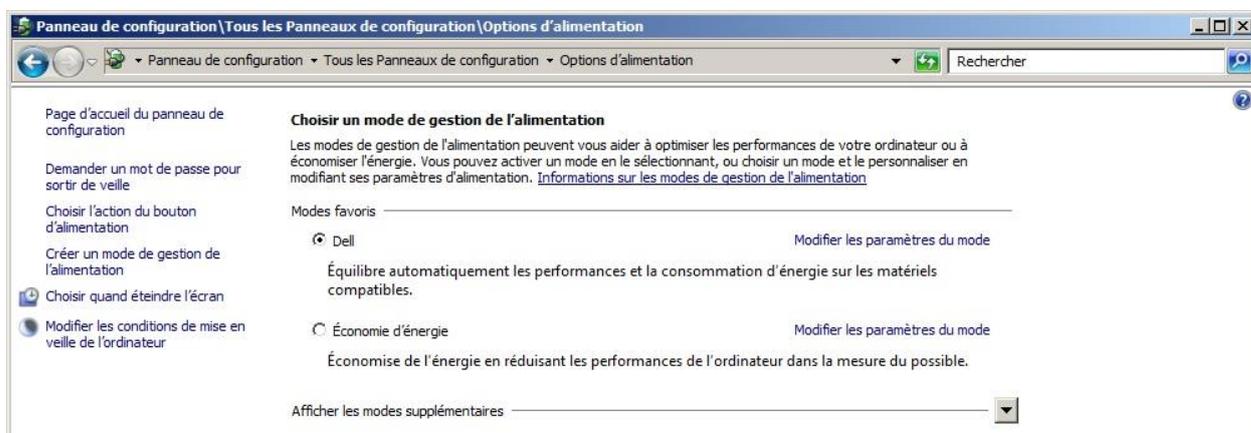

- Par défaut, Dell est sélectionné. Cliquez sur 'Modifier les paramètres du mode'.

La fenêtre ci-dessous apparaît :

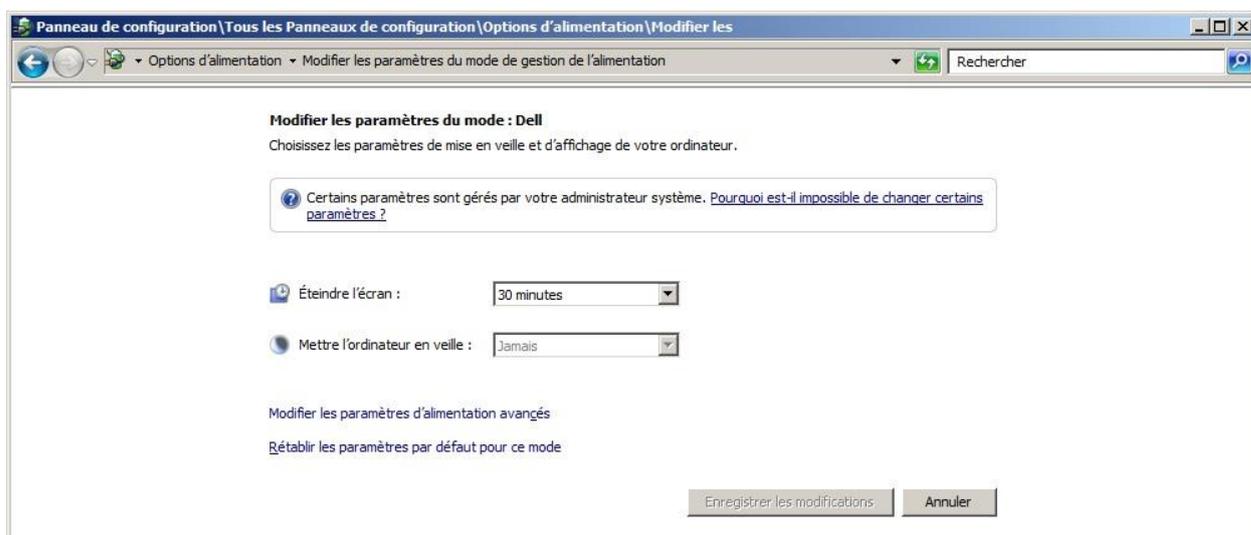


- En face de 'Mettre l'ordinateur en veille', vérifiez que l'option 'Jamais' est activée. Si ce n'est pas le cas, la sélectionnez.




1.3.2 Enlever le mode de veille des ports USB

1. Cliquez sur 'Démarrer' et sélectionnez 'Panneau de configuration'.
2. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez 'Gestionnaire de périphériques'.
3. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur 'Contrôleurs de bus USB' de manière à ce que l'écran affiche :

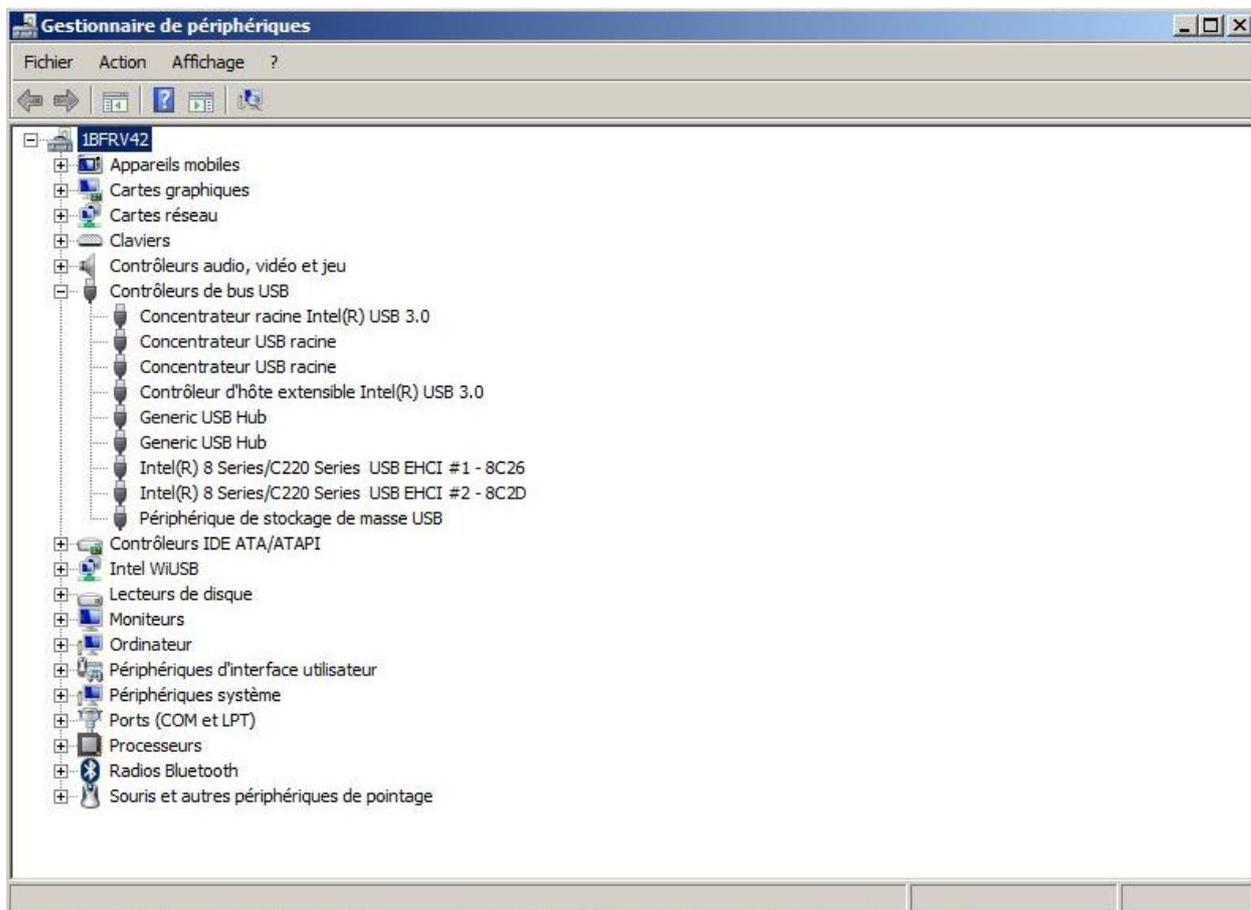

4. Sélectionnez l'USB concerné (ou tous si nécessaire) et double-cliquez.
5. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez l'onglet 'Gestion de l'alimentation' et décochez la case comme montré ci-dessous :



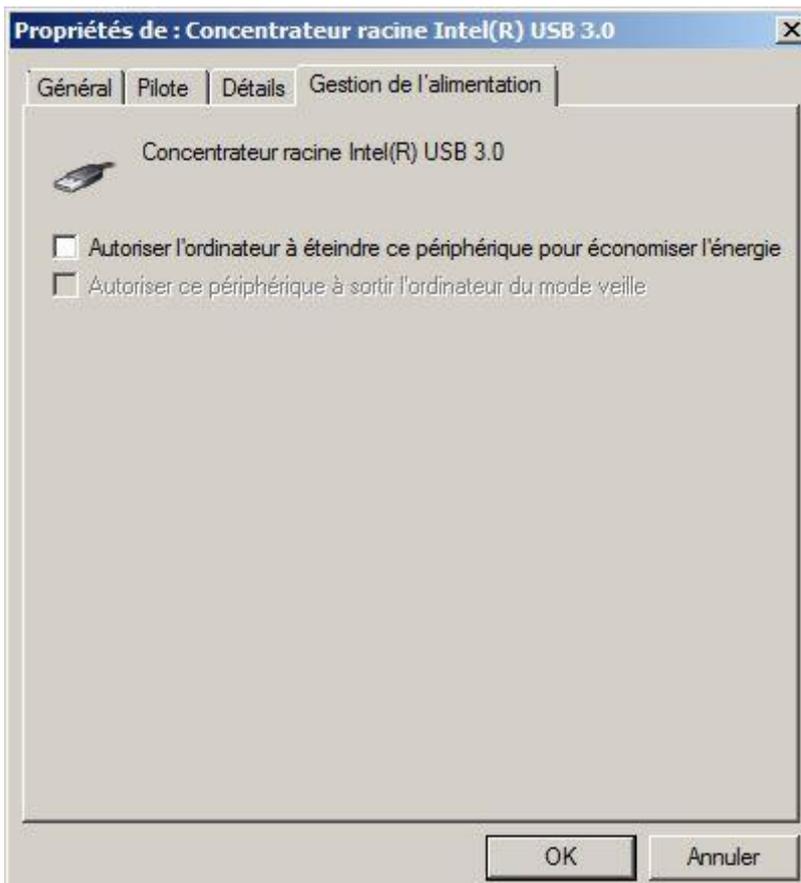


6. Cliquez sur Ok.


1.3.3 Enlever le mode de veille du disque dur

1. Cliquez sur 'Démarrer' et sélectionnez 'Panneau de configuration'.
2. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez 'Options d'alimentation'.

La fenêtre ci-dessous apparaît :

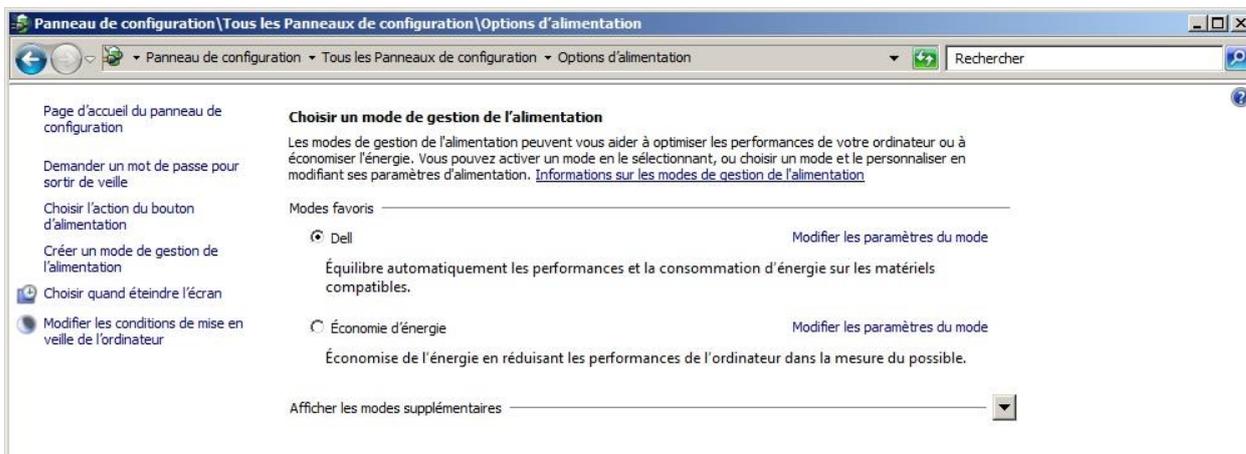

3. Par défaut Dell est sélectionné. Cliquez sur 'Modifier les paramètres du mode'.
La fenêtre ci-dessous apparaît :

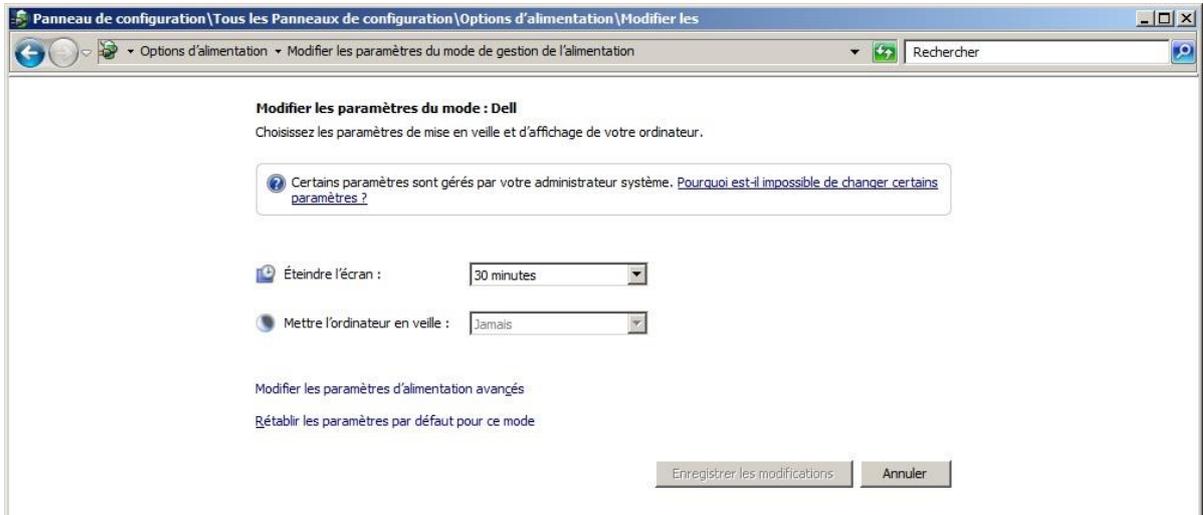

4. Cliquez sur 'Modifier les paramètres d'alimentation avancés'.
 5. Cliquez au niveau de 'Disque dur'.
 6. Cliquez au niveau de 'Arrêter le disque dur après'.
- La fenêtre ci-dessous apparaît :



7. Vérifiez que 'Jamais' est sélectionné pour 'Paramètre' sinon le fixer.




2. Installation de Soprane

2.1 Installation du logiciel

Tout d’abord, assurez-vous que la clé Soprane n’est pas connectée à votre ordinateur.

Pour l’installation :

1. Sélectionnez le fichier setup.exe avec l’explorateur Windows sur le support fourni pour l’installation de Soprane, effectuez un clic-droit et sélectionnez le sous-menu 'Exécuter en tant qu’administrateur'.
2. Choisissez la langue et cliquez sur Ok :

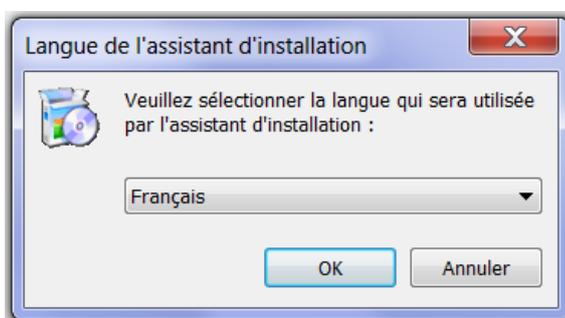


A noter, le choix de la langue n’intervient que sur le logiciel d’installation.


3. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur Suivant :




4. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez 'Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence' et cliquez sur Suivant :

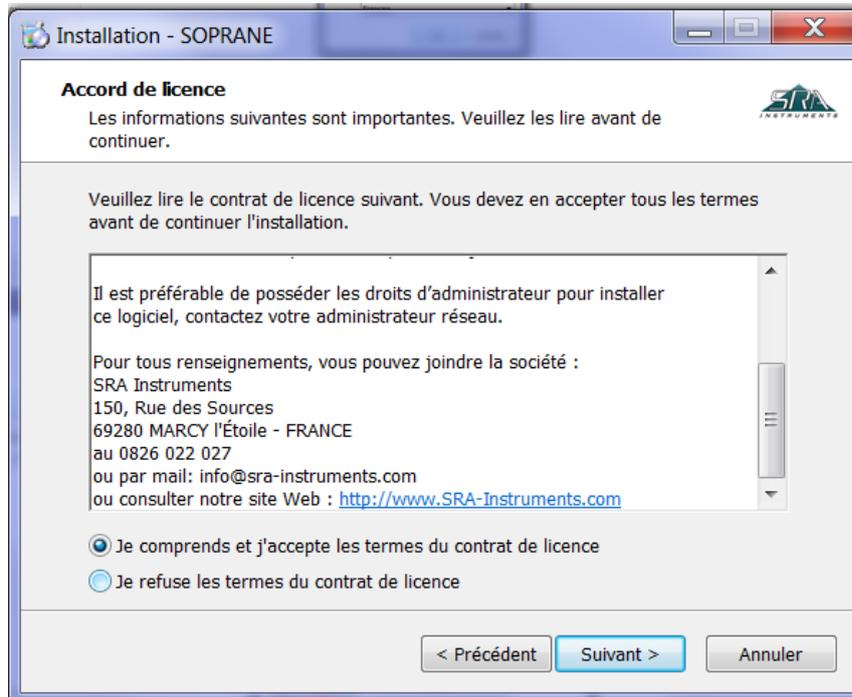


5. Dans la fenêtre suivante vous choisirez le dossier où vous souhaitez sauvegarder Soprane. Il est recommandé de conserver le chemin C:\Soprane, mais si vous souhaitez placer les fichiers dans un autre répertoire, cliquez sur 'Parcourir' et sélectionnez l'emplacement. Cliquez ensuite sur Suivant.

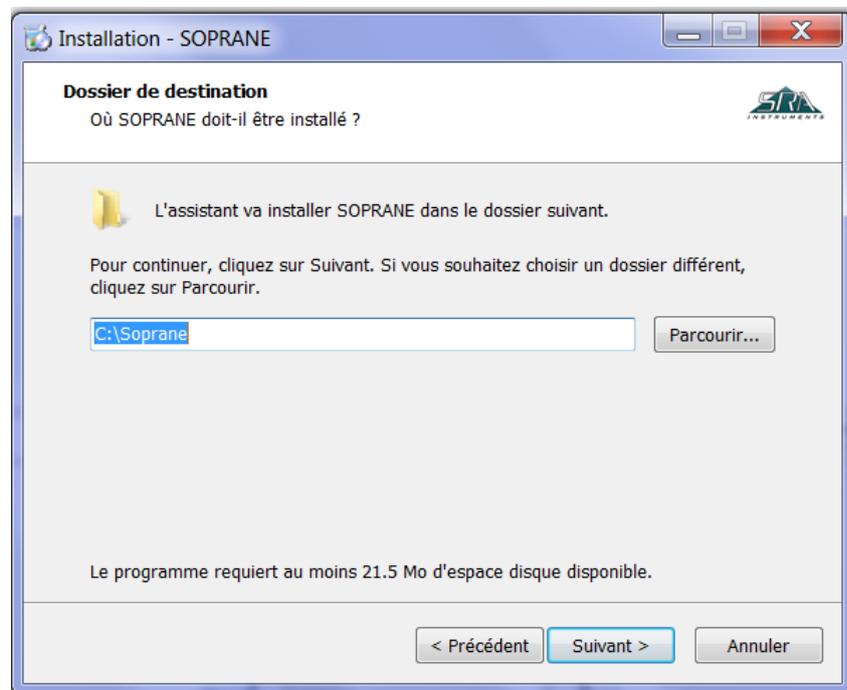


- Sélectionnez les composants à installer et cliquez sur Suivant. Si vous ne savez pas lequel choisir, sélectionnez-les tous comme montré ci-dessous. (La clé Soprane débloquera seulement les composants nécessaires à l'application du client).

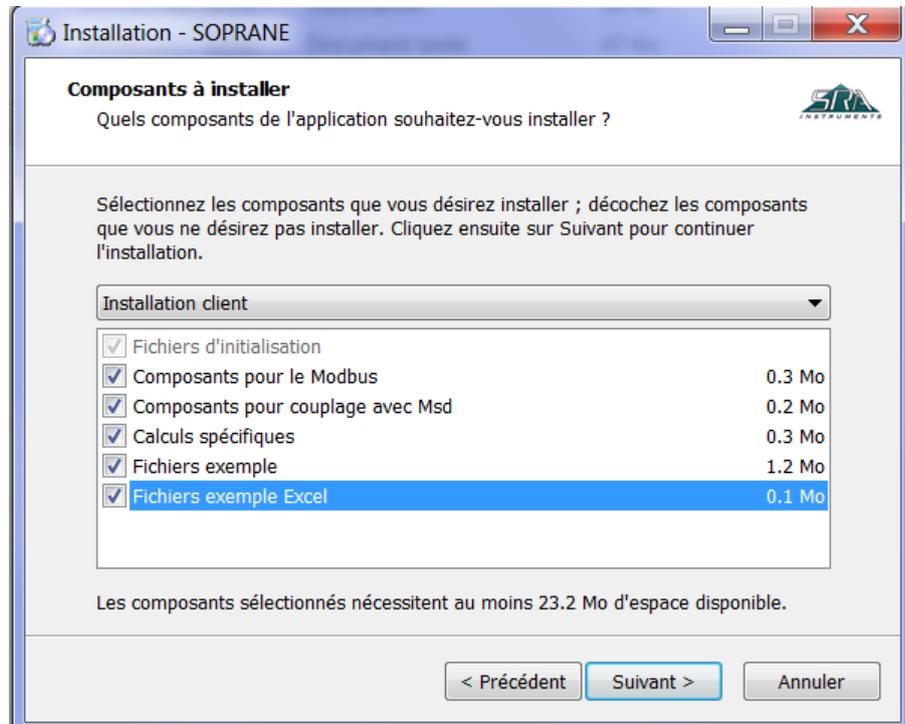


- Sélectionnez le dossier du menu Démarrer où les raccourcis de Soprane seront installés et cliquez sur Suivant. (Généralement, SRA Instruments est choisi).

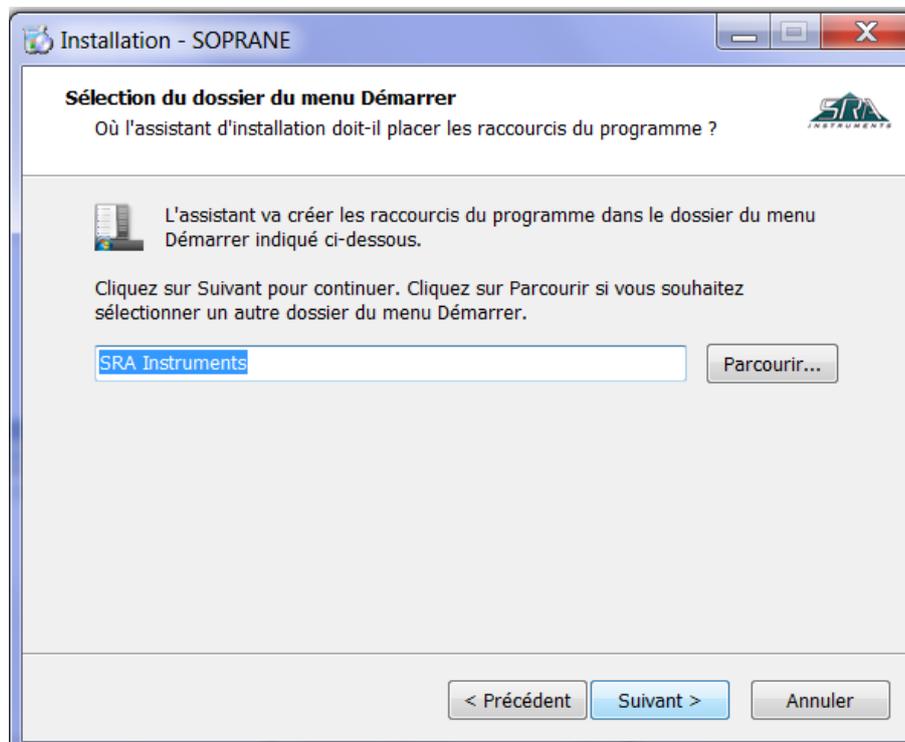


8. Choisissez si vous voulez créer un raccourci sur le bureau ou dans la barre de lancement rapide et cliquez sur Suivant :

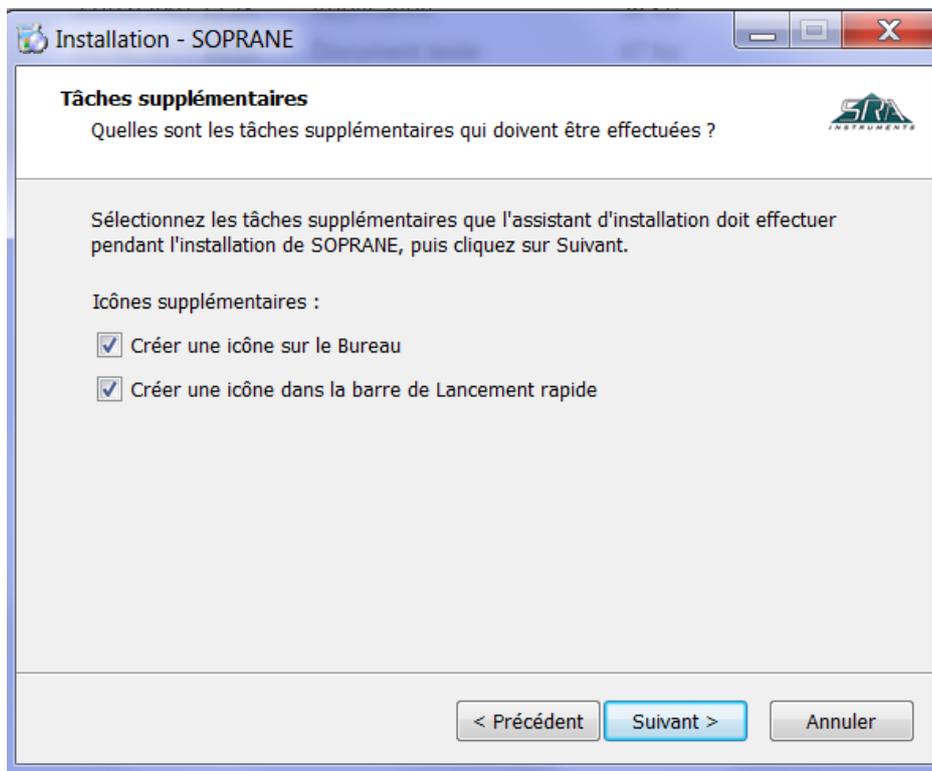


9. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Installer :

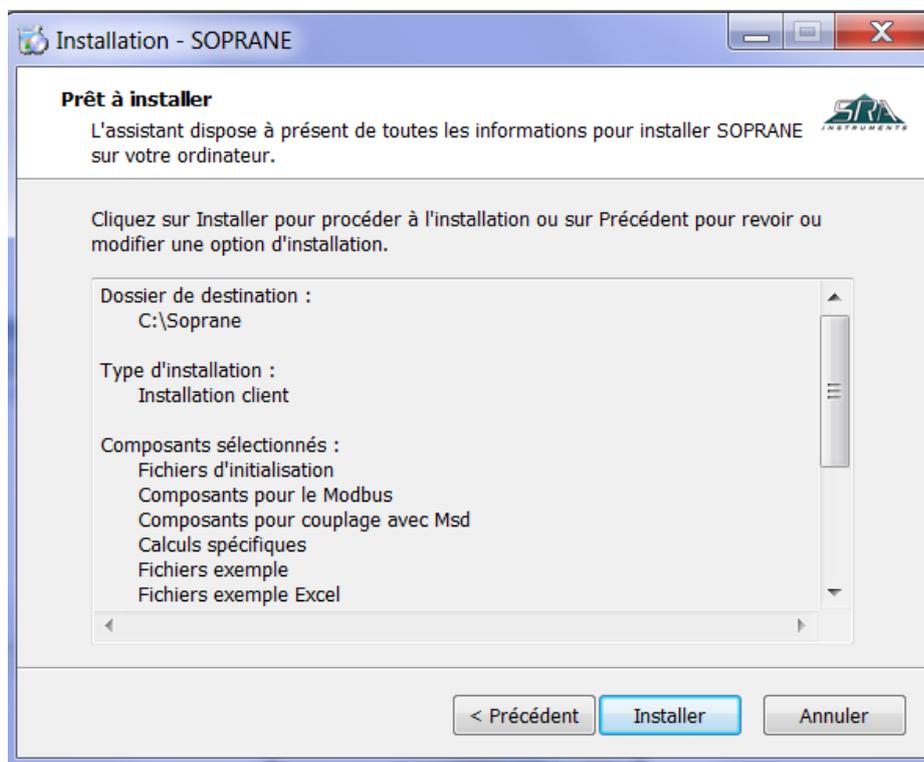


10. Arrêtez automatiquement les applications (si possible) et cliquez sur Suivant :

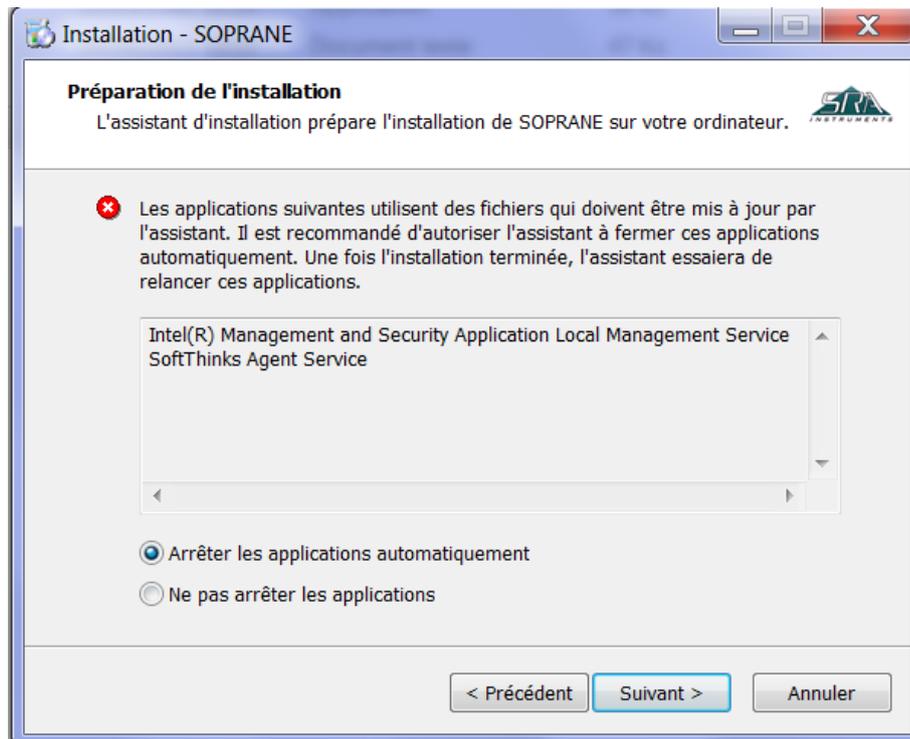

11. L'installation de Soprane est lancée :

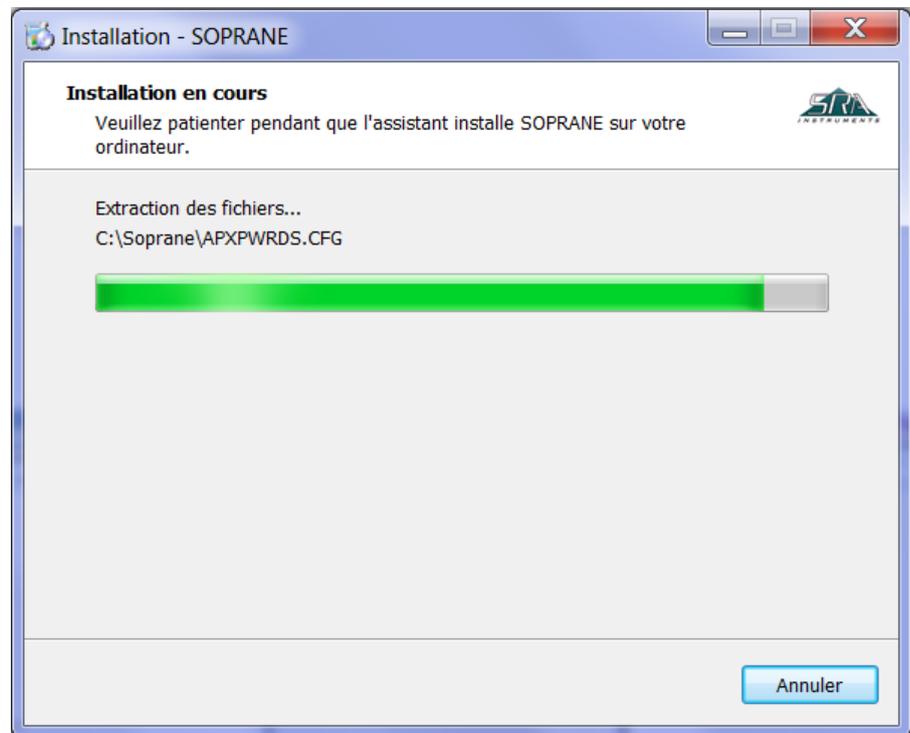

12. A la fin de l'installation de Soprane, cochez 'Installation des pilotes de la clé de protection' et décochez 'Exécuter Soprane SetUp' puis cliquez sur Terminer :

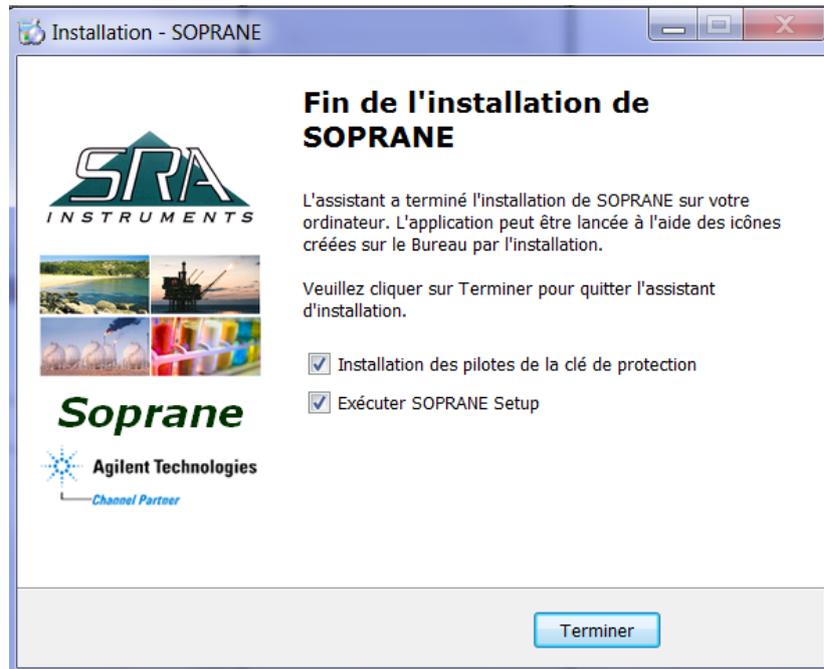


2.2 Installation des pilotes

L'installation des pilotes est automatiquement lancée après l'installation de Soprane, sauf si un message d'erreur apparaît à la fin de l'installation de Soprane. Dans ce cas :

1. Sur la clé ou le CD, cherchez le fichier : Soprane/Module/Sentinel System Driver Installer.exe
2. Cliquez droit pour le lancer en mode administrateur.




L'installation des pilotes est automatiquement lancée :

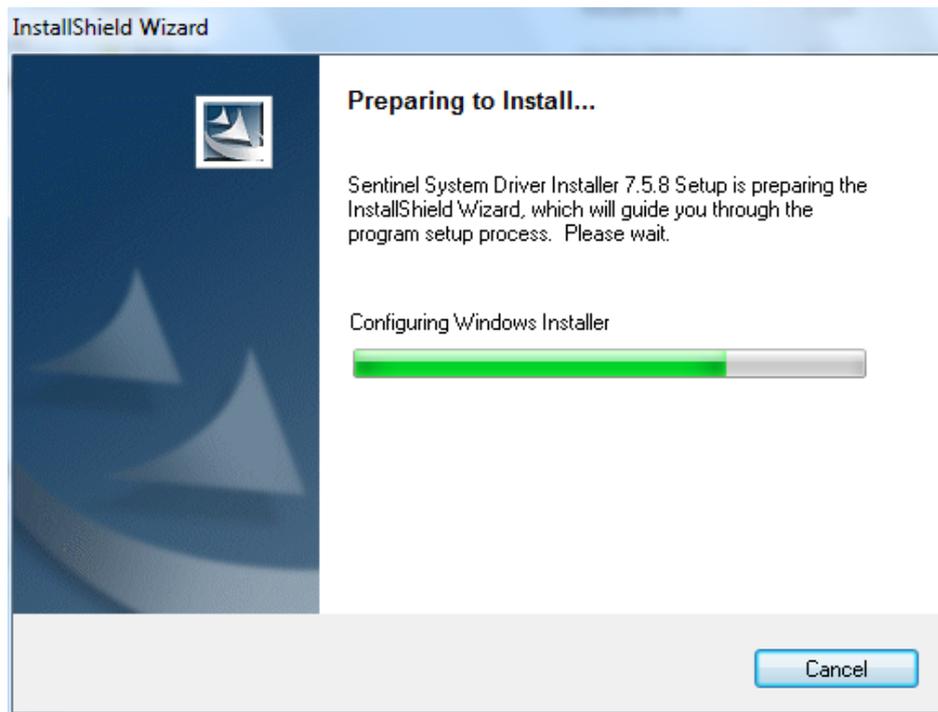


1. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur Next :



2. Acceptez alors les termes du contrat de licence et cliquez sur Next :

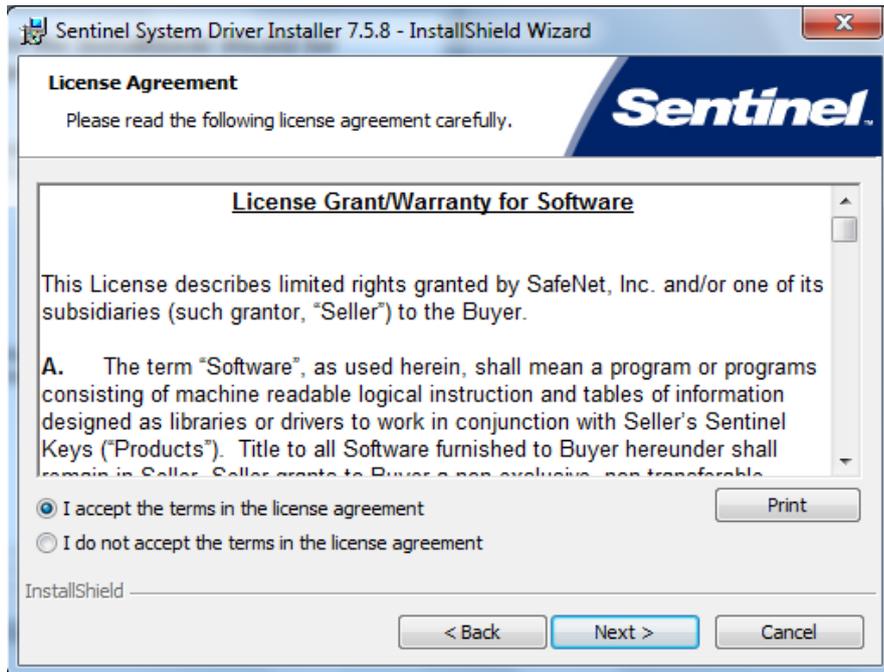


3. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez 'Complete' et cliquez sur Next :

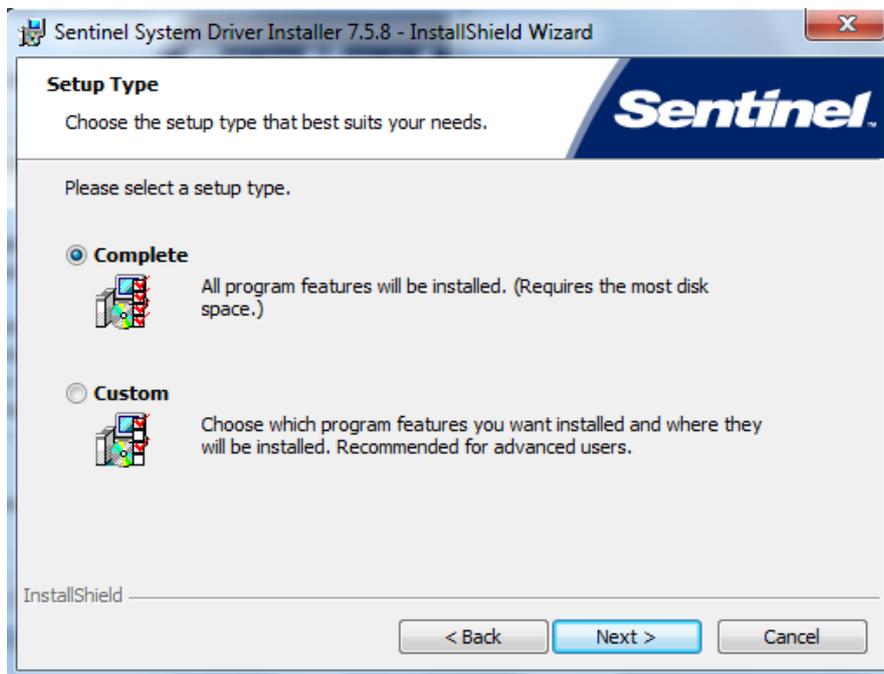


4. Dans le cas d'une réinstallation, la fenêtre "Program maintenance" s'affiche. Sélectionnez 'Modify' et cliquez sur Next.



5. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez 'Sentinel System Drivers' et cliquez sur Next :

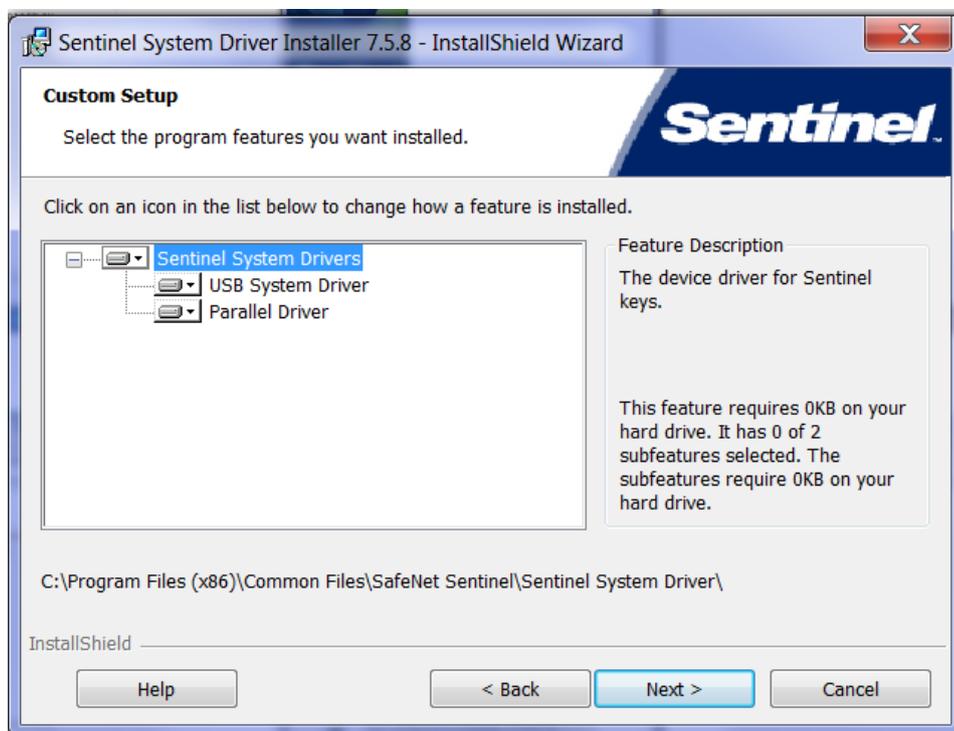

6. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur Install :

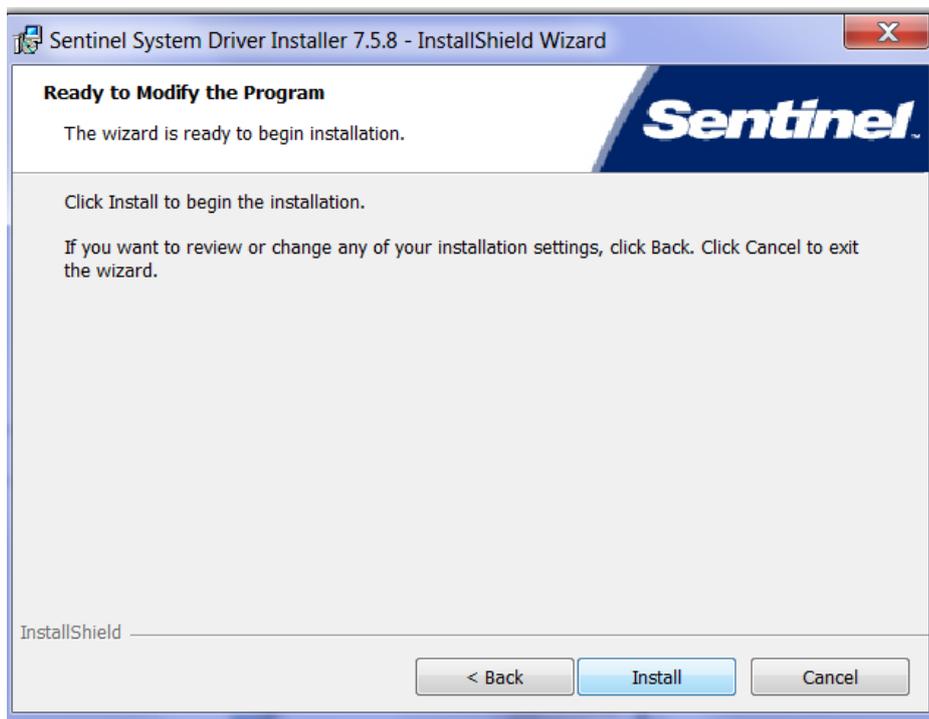

L'installation des pilotes est lancée.

7. Pour finaliser l'installation, cliquez sur Finish :



8. Branchez la clé Soprane et allez dans Soprane Set Up.

SRA INSTRUMENTS
210 rue des Sources
69280 Marcy l'Etoile
FRANCE

T : 04.78.44.29.47
F : 04.78.44.29.62
info@sra-instruments.com
www.sra-instruments.com

SA à Directoire et Conseil de
surveillance au capital de 150.000 €
RCS Lyon B 342 068 731
APE 4669B
SIRET: 342 068 731 00054
Code TVA FR 40342068731




3. Configuration d'ordinateur fonctionnant en réseau

Dans certaines utilisations, il est nécessaire de modifier les droits administrateur de certains répertoires et certaines clés de la base de registre.


3.1 Autorisation administrateur sur le répertoire de Soprane

1. Munissez-vous des droits administrateur.
2. Effectuez un clic droit sur le répertoire de Soprane (par défaut : C:\Soprane) et cliquez sur le menu Propriétés.

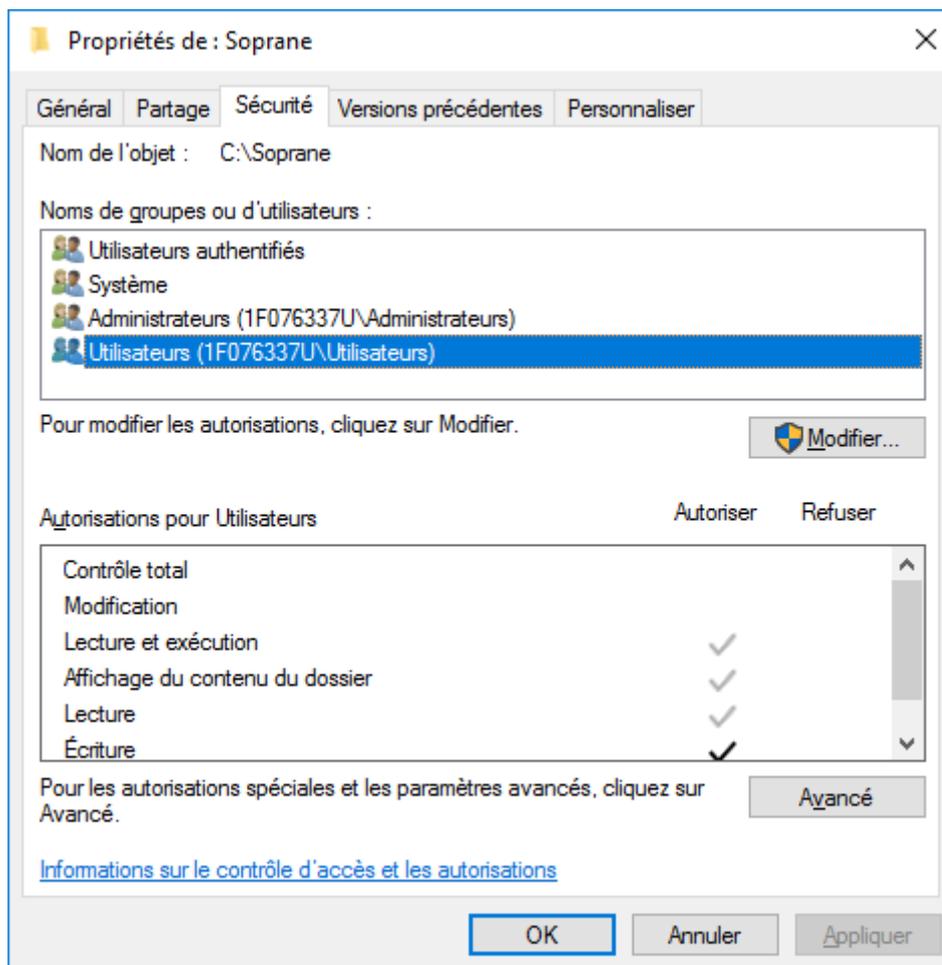

3. Dans l'onglet Sécurité, sélectionnez le groupe Utilisateurs et cliquez sur le bouton Modifier.



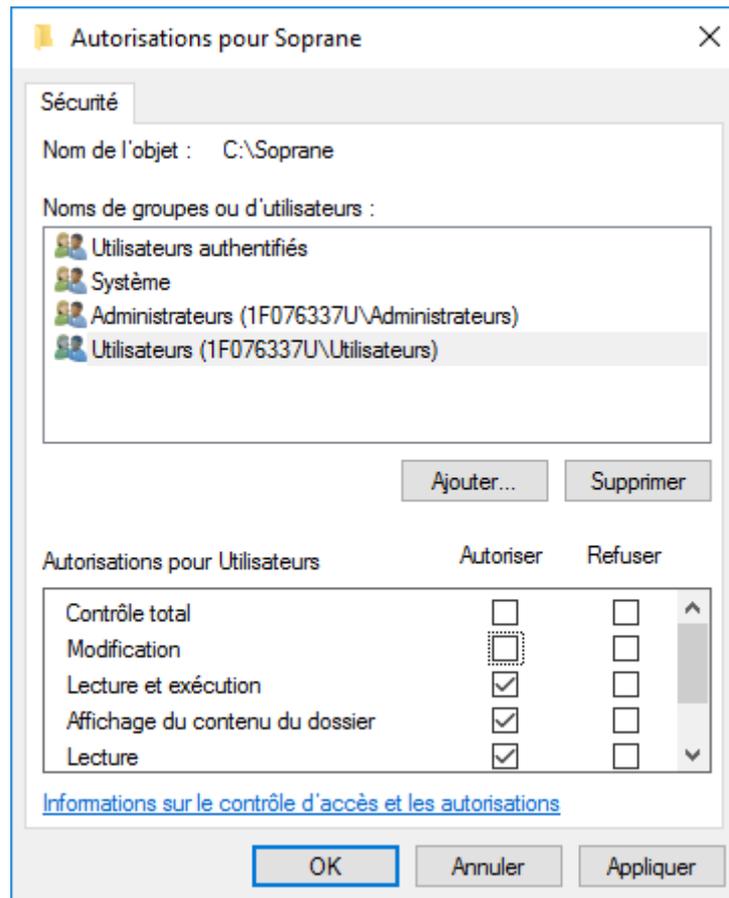


4. Sélectionnez l'utilisateur.
5. Cochez l'autorisation de Contrôle total et validez en cliquant sur le bouton Appliquer.
6. Fermez les différentes fenêtres avec le bouton Ok.

3.2 Autorisation administrateur sur le répertoire ProgramData de l'utilisateur

Le répertoire 'ProgramData' de l'utilisateur est accessible de la façon suivante :

1. Ouvrez le menu Exécuter de Window
2. Tapez l'information suivante : %programdata% et validez par Ok.
3. Une fenêtre de l'Explorateur Windows s'ouvre directement sur le bon répertoire.
4. Sélectionnez le répertoire SRA et effectuez les mêmes modifications au niveau de la sécurité que le répertoire Soprane.



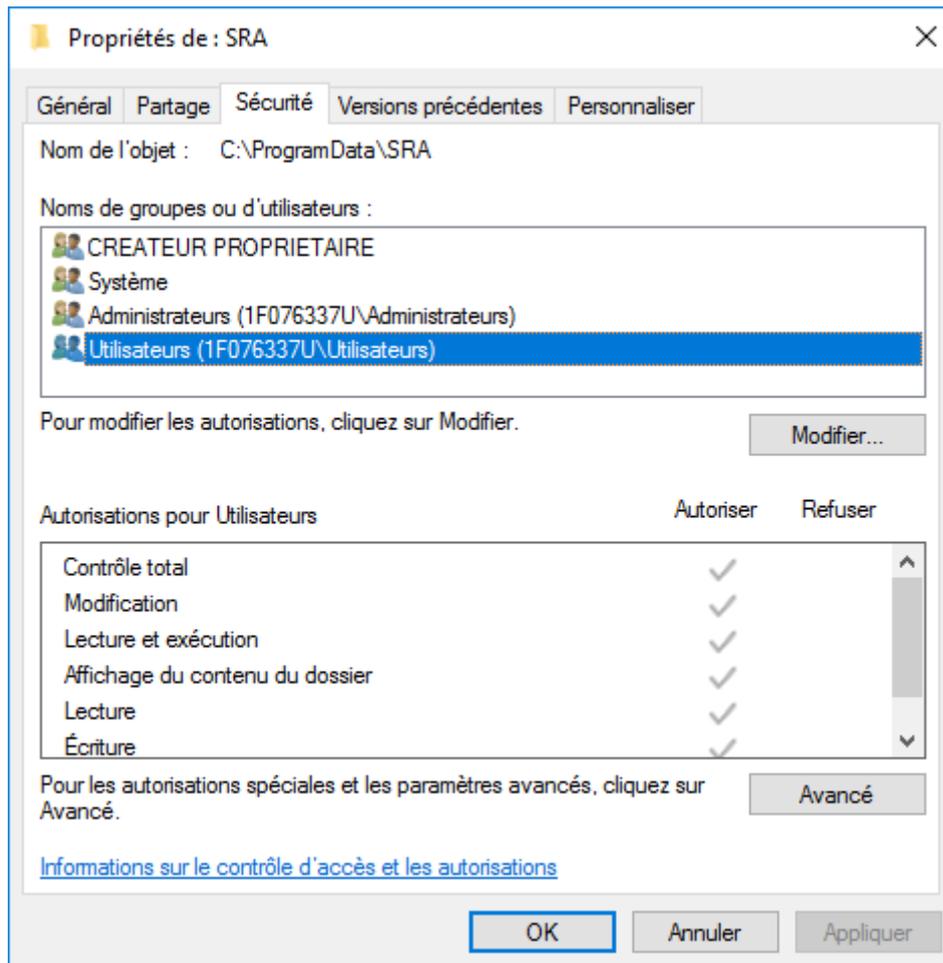


3.3 Autorisation administrateur sur la clé Soprane de la base de registre

La base de registre est accessible avec le menu Exécuter de Windows. Tapez l'information suivante : **Regedit** et validez par Ok.


Une fenêtre s'ouvre affichant les différentes valeurs de la base.

1. Atteignez le dossier : **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SRA_Instruments\SOPRANE**, **ATTENTION**, dans le cas de Windows 10, 64 bits, il est nécessaire de sélectionner le répertoire **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SRA_Instruments\SOPRANE**
2. Faites un clic droit sur la clé SOPRANE et sélectionnez le sous-menu Autorisations.



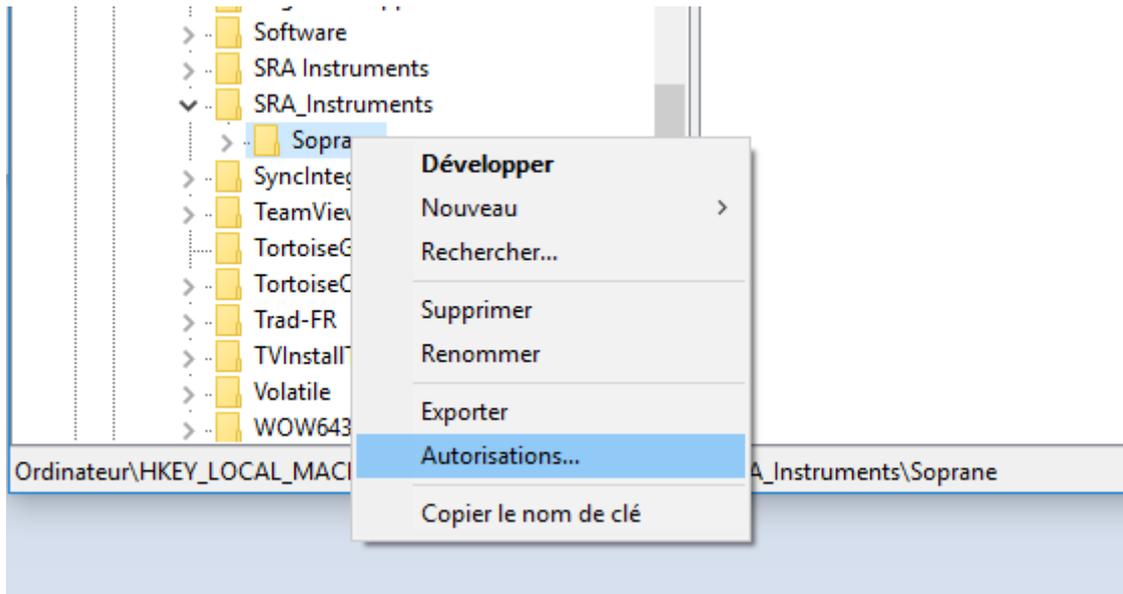

3. Comme précédemment, sélectionnez le groupe Utilisateurs.

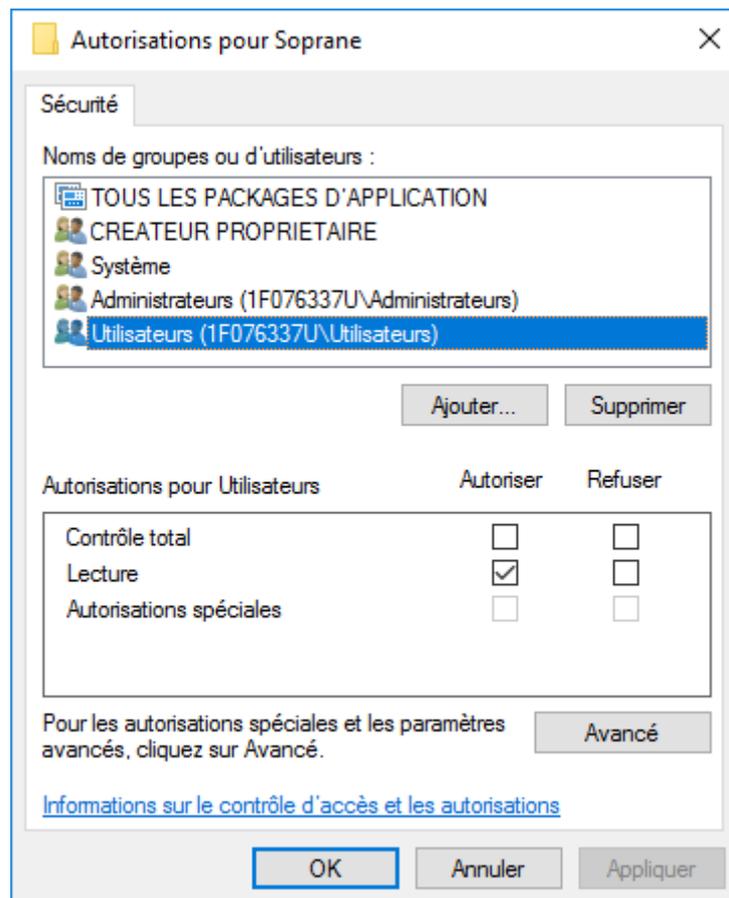

4. Cochez la case 'Contrôle total', cliquez sur le bouton Appliquer et validez avec le bouton Ok.
5. Fermez le registre.

