



## Soprane II


### Activation de Démo / Licence



La première chose à faire est de télécharger le logiciel, vous pouvez le télécharger avec le lien suivant : <http://cloud.srainstruments.com/index.php/s/cPvn0VAESTBtFv0/download>


Ensuite, exécutez le fichier d'installation de l'installation.




Une fois que *Soprane II* est correctement installé, vous verrez une nouvelle icône  sur votre bureau, c'est le configurateur (Même principe que PgcSetup dans Soprane 1), vous pouvez également le trouver dans le dossier d'installation sous le nom *SRA.Soprane.Configuration.exe*.

**Démarrez l'application de configuration**, attendez quelques secondes et le message "*Licence invalide*" confirme que la licence n'est pas validée.



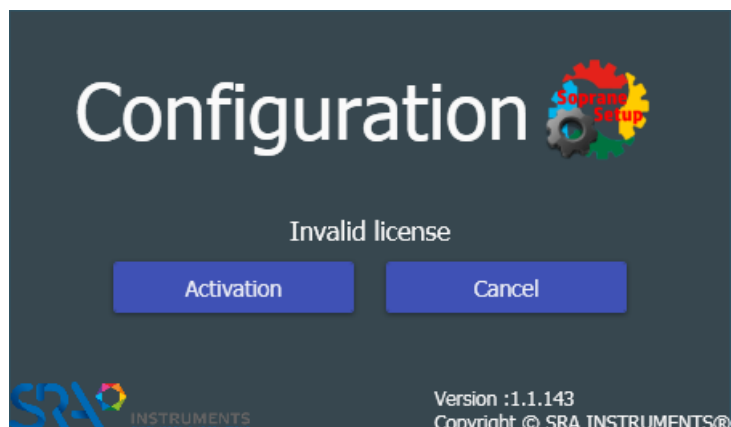

Cliquez sur le bouton **Activation** ; la fenêtre suivante apparaît.

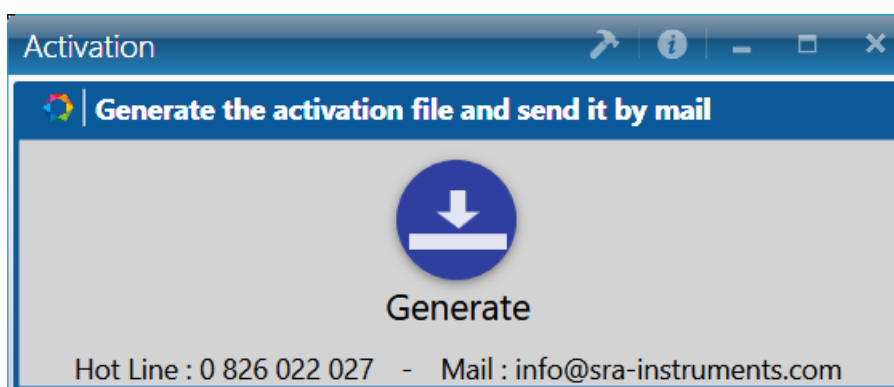

Cliquez sur **Générer**. Un fichier sera créé dans le dossier de Soprane avec l'extension ".**skey**". Envoyez ce fichier par e-mail à [soprane2@sra-instruments.com](mailto:soprane2@sra-instruments.com).

SRA Instruments vous enverra le code d'activation dont vous avez besoin. Remplissez alors le champ **Validation** avec ce code (de type 8a9d86e6-df92-7d35-2167-326717862f80).





**Cliquez sur le bouton vert**, si le code est correct, votre essai de 30 jours ou votre licence est activé.

Profitez maintenant de toutes les nouveautés de Soprane II!

