




## Soprane II

Activation de Démo / Licence




La première chose à faire est de télécharger le logiciel, vous pouvez le télécharger avec le lien suivant : <http://cloud.srainstruments.com/index.php/s/cPvn0VAESTBtFv0/download>

Ensuite, exécutez le fichier d'installation de l'installation.

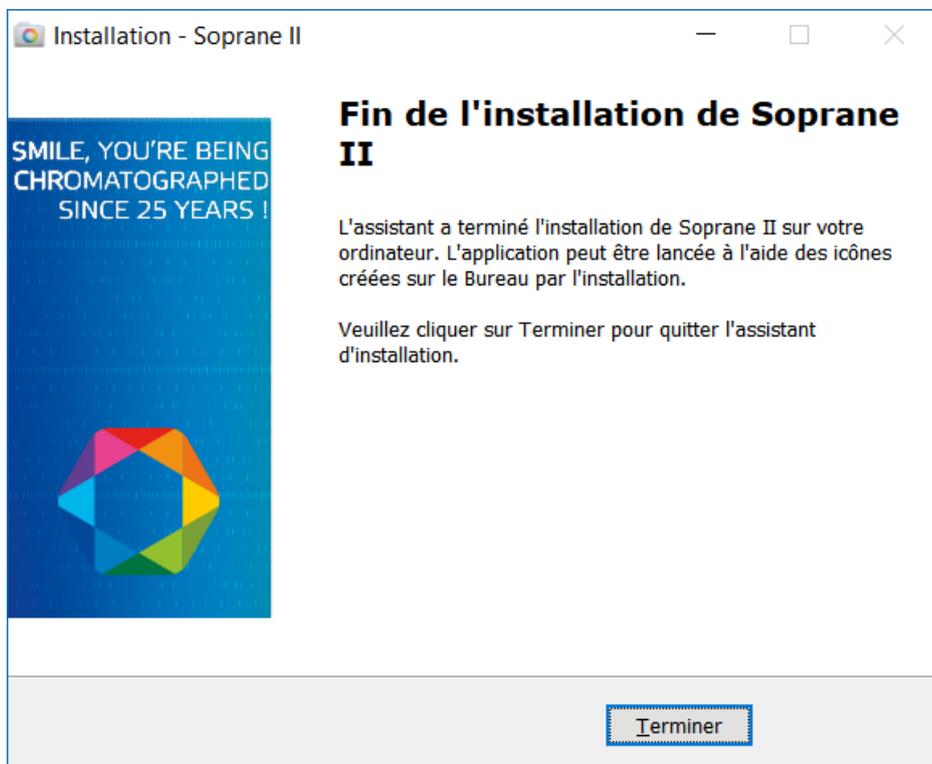


Une fois que *Soprane II* est correctement installé, vous verrez une nouvelle icône  sur votre bureau, c'est le configurateur, vous pouvez également le trouver dans le dossier d'installation sous le nom *SRA.Soprane.Configuration.exe*.

**Démarrez l'application de configuration**, attendez quelques secondes et le message "*Licence invalide*" confirme que la licence n'est pas validée.

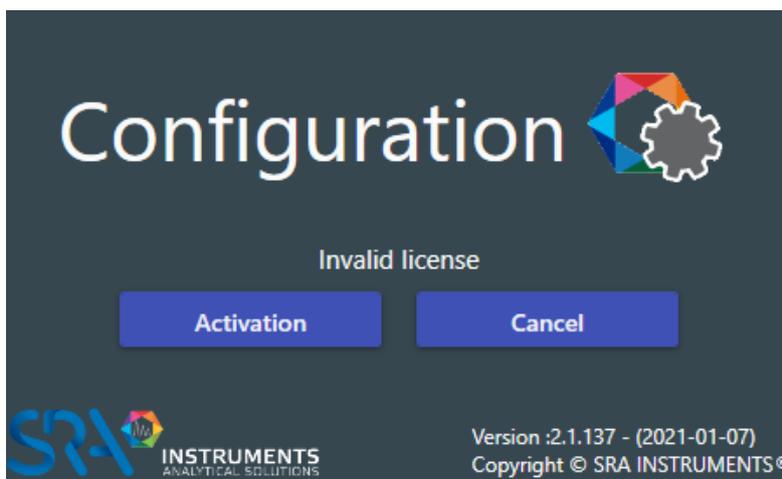


Cliquez sur le bouton **Activation** ; la fenêtre suivante apparaît.

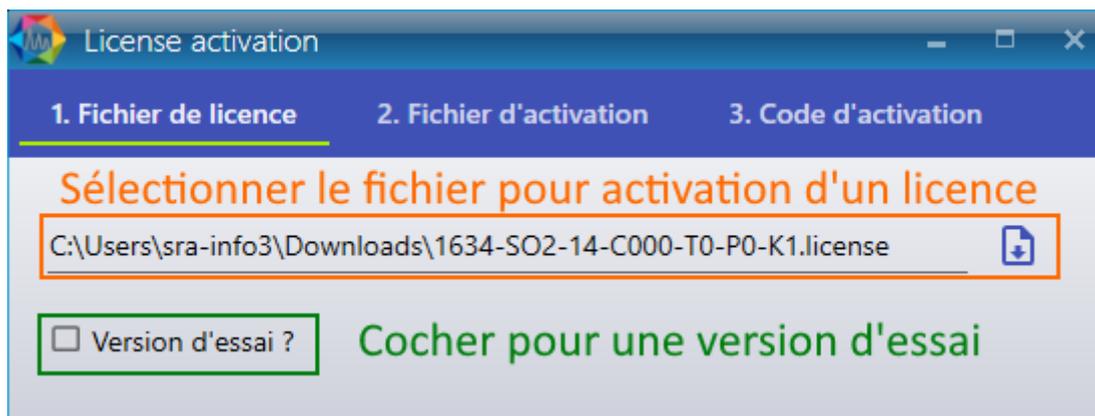


- Pour une activation de licence, sélectionnez le fichier « licence » envoyé par SRA Instrument.
- Pour une activation d'essai, cochez simplement « Version d'essai » et laissez le champ de licence vide.

Une fois l'un de ces champs rempli, l'onglet suivant sera automatiquement sélectionné.

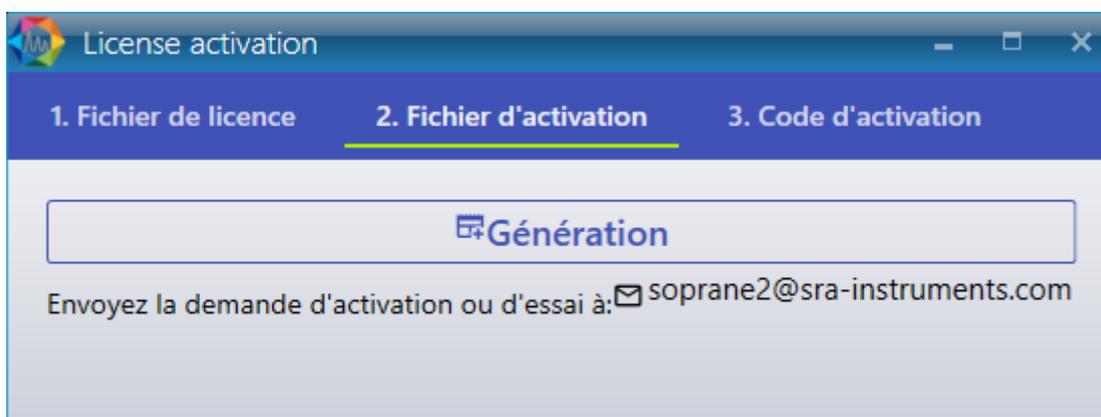

Cliquez sur **Génération**. Un fichier sera créé dans le dossier de Soprane avec l'extension ".skey". Envoyez ce fichier par e-mail à [soprane2@sra-instruments.com](mailto:soprane2@sra-instruments.com).

SRA Instruments vous enverra le code d'activation dont vous avez besoin. Remplissez alors le champ **Validation** avec ce code (de type 8a9d86e6-df92-7d35-2167-326717862f80).

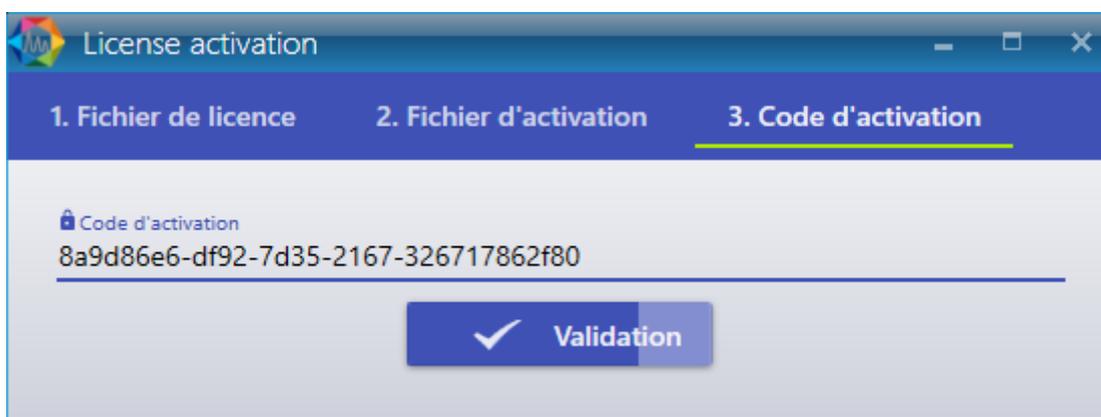

**Cliquez sur le Validation**, si le code est correct, votre essai de 30 jours ou votre licence est activé.

Profitez maintenant de toutes les nouveautés de Soprane III!